



DSS-SERIE. Open dewars.



DSS-serie.

Gebruik De DSS-serie open dewars met vlakke bodem zijn niet alleen geschikt voor cryogeen gebruik, maar zijn inzetbaar in het gehele temperatuurgebied van -200°C tot $+200^{\circ}\text{C}$. Alle open dewars van Linde Healthcare zijn geheel vervaardigd uit roestvast staal. Het grote voordeel hiervan is dat deze dewars niet makkelijk beschadigen of defect raken als gevolg van temperatuurwisselingen, mechanische schokken of trillingen. De dewars voldoen aan de hoge veiligheidseisen die Linde stelt aan haar producten en zijn een goed alternatief voor dewars met een glazen binnenpot. De ruimte tussen de binnen- en buitenwand van de open dewars is vacuüm geïsoleerd. Hierdoor is het warmteverlies van opgeslagen stoffen zeer gering.

De DSS-serie biedt keuze uit 6 standaard modellen van 0,5 tot 6 liter. Deze dewars zijn bijzonder handzaam, mede door hun lichte gewicht en de afneembare draagbeugel. Alle dewars worden desgewenst geleverd met een opklipbare roestvast stalen deksel.

Specificaties

Gegevens	Eenheid	DSS500	DSS1000	DSS1000W	DSS2000	DSS3000	DSS6000
Capaciteit	liter	0,5	1,0	1,0	2,0	3,0	6,0
Binnendiameter	mm	65	85	100	100	185	185
Buitendiameter	mm	87	107	122	122	200	200
Binnenhoogte	mm	180	206	157	285	160	270
Buitenhoogte	mm	204	232	177	313	190	300
Gewicht leeg	gram	460	850	630	1.230	1.500	2.120
Standtijd (20°C)	uren	12	26	15	43	23	48
Draagbeugel		nee	ja	ja	ja	ja	ja

Toebehoren De DSS-vaten zijn voorzien van draagbeugels om het vat te dragen. Het kleinste type met een inhoud van een halve liter heeft geen draagbeugel. De een en twee liter versies hebben een draagbeugel die wordt ingehaakt in de bevestiging die op het vat is gelast.

De open dewars uit de DSS-serie worden geleverd met een afneembare roestvaststalen deksel. Deze is voorzien van twee clips die de deksel op zijn plaats houden. Het deksel is uitsluitend bedoeld om een bescherming te geven tegen spatten tijdens verplaatsen. Houd er rekening mee dat het deksel zeer koud kan worden als in de dewar vloeibare stikstof of droogijs is opgeslagen.

Artikelgegevens	Omschrijving	Artikelnummer
	DSS500 open dewar	7305641
	DSS1000 open dewar	7305642
	DSS1000W open dewar	7305643
	DSS2000 open dewar	7305644
	DSS3000 open dewar	7305645
	DSS6000 open dewar	7305646
	Deksel DSS500	7305598
	Deksel DSS1000	7305599
	Deksel DSS1000W, DSS2000	7305600
	Deksel DSS3000, DSS6000	7305611

Linde Healthcare Benelux

De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland

Tel +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875

info.healthcare.nl@linde.com, info.healthcare.be@linde.com

www.linde-healthcare.nl, www.linde-healthcare.be